

PETIT GUIDE DE BONNES PRATIQUES – SALLE DE CULTURE CELLULAIRE

AVANT LA MANIPULATION

- Attachez vos cheveux, retirez les bijoux, les montres, lavez-vous les mains.
- Portez une blouse propre dédiée à la culture cellulaire.
- Portez des gants propres. Changez-les si vous touchez une surface sale.
- Allumez la hotte à flux laminaire (au moins 15 min avant usage).
- Désinfectez toutes les surfaces de la hotte avec de l'éthanol 70 %.
- Préparez à l'avance le matériel nécessaire (milieux, tubes, pipettes, etc.).
- Vérifiez l'incubateur : température, humidité, CO₂.
- Ne pas porter les mains au visage (pour se moucher, replacer une mèche de cheveux)

PENDANT LA MANIPULATION

- Travaillez dans la hotte (PSM) de manière propre et organisée, au centre du plan de travail, en retrait de la veine de garde.
- Désinfectez chaque objet avant introduction dans la hotte.
- Ne bloquez pas les grilles – laissez le flux laminaire circuler.
- Ne pas stocker de déchet sous la hotte
- Eviter de passer les mains et bras au-dessus du matériel biologique.
- Ne parlez pas dans la hotte et limitez les mouvements brusques.
- Changez les gants si contact avec une surface non stérile.
- Utilisez du matériel stérile (pipettes, pointes, flacons, etc.).

APRÈS LA MANIPULATION

- Éliminez les déchets dans les conteneurs appropriés.
- Nettoyez le plan de travail avec de l'éthanol 70 %.
- Fermez et rangez correctement tout le matériel.
- Nettoyez les pipeteurs et le matériel réutilisable.
- Nettoyer le microscope, la centrifugeuse si utilisés
- Consignez votre manipulation dans le cahier de suivi.
- Lavez-vous les mains après avoir retiré les gants.

 **Rappel : Ne jamais manger, boire ou téléphoner en salle. Signalez tout incident immédiatement.**
